

OpenLab CDS ChemStation 版到 OpenLab CDS 的工作站迁移

概述

OpenLab CDS 2.2 及以上版本配备迁移工具，可自动完成从 OpenLab CDS ChemStation 版 C.01.05、C.01.06 与 C.01.07 版本的数据、仪器信息和用户信息的迁移过程。这一工具将四小时左右的手动迁移时间缩短至半小时以内。

迁移工具可以帮助您：

- 在 OpenLab CDS 工作站中重新使用 ChemStation 版的数据与结果
- 导入并重新使用 OpenLab CDS 中 ChemStation 版的方法，包括化合物鉴定设置和积分事件
 - 如果使用 OpenLab CDS 2.2 版，则方法导入为手动操作
- 完成下列用户信息和仪器信息的转移
 - 用户、用户组、角色与权限
 - 仪器配置
- 针对导出细节以及与 OpenLab CDS 的映射方法创建一系列报告

迁移步骤

1. **计划步骤** — 验证仪器和驱动兼容性，确认 PC 操作系统和软件版本
2. **导出步骤** — 将原始和结果数据、共享服务信息、仪器配置和用户任务导出到 USB 驱动器或网络位置。该操作将创建一个导出目的地文件夹，其中包含
 - a. ChemStation 数据 (ChemStation Export.zip)
 - b. ChemStation 导出压缩包中的 OpenLab CDS ChemStation 版导出文件中包含的所有文件的报告。(Export_file_report.pdf)
 - c. 一份包含仪器信息报告的报告。(Instrument Configuration Report.html)
 - d. 包含安全、鉴定、角色、管理信息和仪器配置的用户和权限数据。(OpenLabSharedServicesExport.zip)
 - e. 导入映射文件。(Package.descriptor.xml)
 - f. 一份包含用户角色信息的报告。(Role Report.html)
 - g. 一份包含用户和组信息的报告。(User and Group Report.html)
3. **导入步骤** — 将来自导出位置的数据导入到新安装的 OpenLab CDS 工作站中。将执行以下任务：
 - a. 创建一个包含每台仪器子项目的默认项目组
 - b. 通过暂存位置从 OpenLab CDS 中提取数据
 - c. 创建用户、组和角色以匹配 OpenLab CDS ChemStation 版
 - d. 创建活动仪器以匹配 OpenLab CDS ChemStation 版

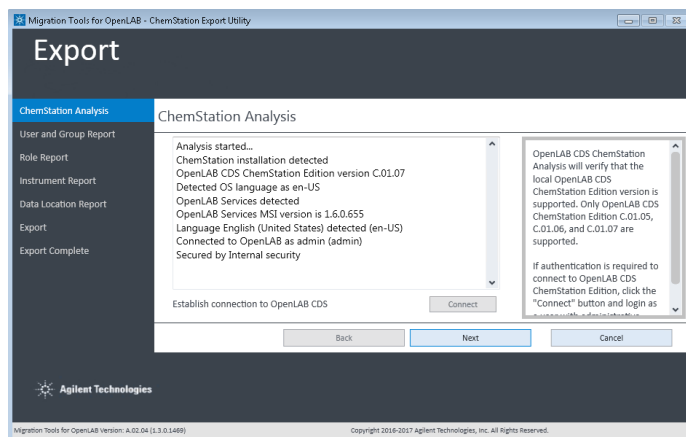


图 1. 迁移工具启动时，将确认源工作站上是否存在支持的 ChemStation 版本

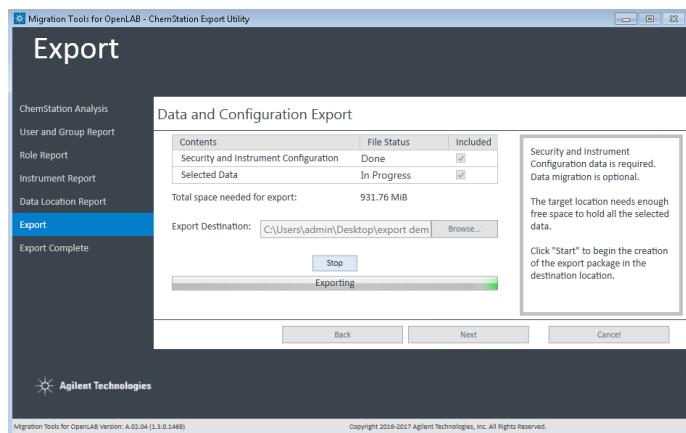


图 2. 导出时间将根据导出数据的数量而发生变化

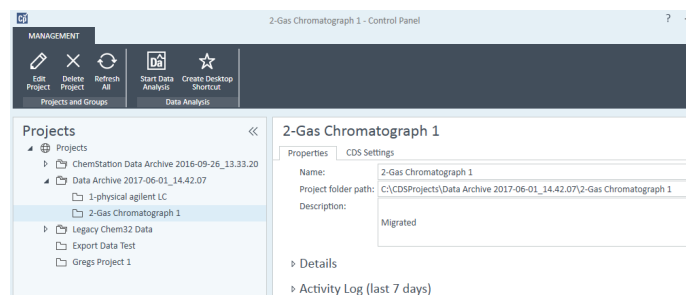


图 3. 导入步骤将数据移动到 OpenLab CDS 的新项目组下。将每个仪器文件夹设置为一个项目，所有结果集移动至此项目结构中

兼容性

来源	目标
OpenLab CDS ChemStation 版 - 仅工作站（非安全工作站） - 版本 C.01.05、C.01.06 与 C.01.07 - Windows 7 和 Window 8 - 不支持数据分析插件 - 使用 OpenLab CDS 2.2 版时，如果不是默认位置 (C:\Chem32)，您需要找到软件并将其指向数据位置。OpenLab CDS 2.3 版将自动找到所有数据位置	OpenLab CDS - 仅工作站（非工作站 Plus） - 版本 2.2 与 2.3 - Windows 7、Window 8 和 Window 10 - 注：初始安装时不应配置验证 — 应由迁移工具配置

适用性

迁移工具可在 OpenLab CDS USB 驱动器和 Agilent SubscribeNet 上免费获得。

该工具提供英语、日语、中文和巴西葡萄牙语版。

了解更多信息

请联系当地的安捷伦客户服务中心或访问

www.agilent.com/chem/openlabcds

了解如何将数据轻松迁移到 OpenLab CDS

www.agilent.com/chem/data-migration

CrossLab 技术更新服务

<https://www.agilent.com/en/products/crosslab-instrument-services/method-applications/technology-refresh-services>

查找当地的安捷伦客户中心：

www.agilent.com/chem/contactus-cn

免费专线：

800-820-3278, 400-820-3278 (手机用户)

联系我们：

LSCA-China_800@agilent.com

在线询价：

www.agilent.com/chem/erfq-cn

www.agilent.com/chem/openlab

本文中的信息、说明和指标如有变更，恕不另行通知。