

Semplifica il tuo flusso di lavoro di ICP-MS


Prodotti di consumo per ICP-MS
Agilent Easy-fit



Presentiamo tre innovazioni per ICP-MS progettate per rendere la tua giornata in laboratorio ancora più scorrevole

Sostituzione e taglio dei tubi della pompa peristaltica. Verifica della tempistica e aggiornamento del metodo dopo aver sostituito il loop di campionamento ISIS 3. Pulizia periodica della lente, eseguita da te o da un tecnico qualificato. I prodotti di consumo per ICP-MS Agilent Easy-fit possono rendere queste tre attività più rapide e semplici.

Altri miglioramenti in arrivo

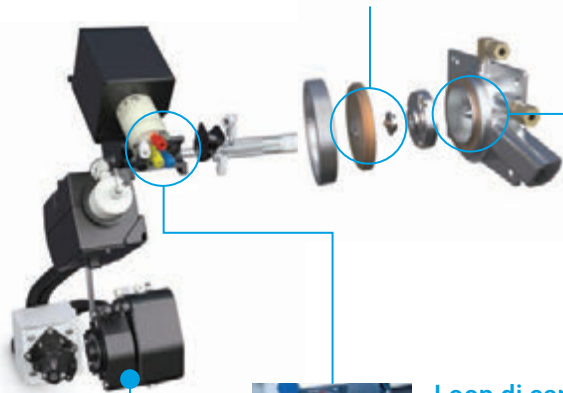

Lente x Easy-fit:

Un metodo semplice per ripristinare le prestazioni

Elimina la necessità di pulizia di routine, lucidatura e montaggio della lente ionica con una lente x Easy-fit. La sua struttura monopezzo rende l'installazione immediata per chiunque lavori nel tuo laboratorio, senza necessità di chiamare l'assistenza tecnica, facilitandoti il ripristino delle massime prestazioni del tuo sistema ICP-MS. Maggiori informazioni sono disponibili all'indirizzo www.agilent.com/chem/icpms-xlens



Loop di campionamento ISIS 3 a volume fisso Easy-fit:

Loop montati con raccordi, semplici da installare

I loop a volume fisso semplificano l'installazione di ISIS 3 con tempi di carico, acquisizione e lavaggio predeterminati. In questo modo non devi determinare e impostare manualmente il tempo usando un monitoraggio del segnale. Inoltre, i loop sono preassemblati con raccordi e fissati per prevenirne le pieghe. Maggiori informazioni sono disponibili all'indirizzo www.agilent.com/chem/icpms-sloops



Tubi in PVC e Solvaflex Easy-fit:

Lunghezza perfetta, pronta per l'installazione

I tubi della pompa peristaltica Easy-fit sono prodotti della lunghezza ottimale così non devi tagliare via l'eccesso. Hanno inoltre un basso tenore di metalli rilasciabili, per ridurre al minimo il rumore di fondo. Sono disponibili in PVC per campioni acquosi di routine e in PVC solvent flexible (Solvaflex) per l'analisi di solventi organici.

Maggiori informazioni sono disponibili all'indirizzo www.agilent.com/chem/icpms-pumptube

Informazioni per gli ordini

Gruppo della lente x Agilent Easy-fit, monopezzo, fornito in confezione trasparente, pronto per l'installazione

Descrizione	Codice
Sostituzione diretta della lente x 7850, 7800, 7700 e 8800	G3280-67200
Sostituzione diretta della lente x 8900	G3666-67700
Sostituzione diretta della lente x 7900	G8400-67100

Loop di campionamento ISIS 3 a volume fisso Agilent Easy-fit

D.i. del tubo del loop (mm)	Volume del loop (mL)	Caricamento del campione (secondi) al 60% di velocità	Tempo di stabilizzazione (secondi)	Tempo di acquisizione tipico (secondi)	Lavaggio di loop/sonda (secondi) al 80% di velocità	Lavaggio del loop (secondi) al 80% di velocità	Codice
1	0,25	7	20	15	4	7	5005-0030
1	0,50	8	20	25	4	8	5005-0031
1	0,75	9	20	50	4	9	5005-0032
1	1,00	10	20	80	4	10	5005-0033
1	1,25	11	20	115	4	11	5005-0034
1	1,50	12	20	145	4	12	5005-0035
1	2,00	14	20	210	4	14	5005-0036
1	2,50	17	20	375	4	17	5005-0037
2,18	1,00	8	20	80	4	8	5005-0038
2,18	1,25	9	20	105	4	9	5005-0039
2,18	1,50	10	20	130	4	10	5005-0040
2,18	2,00	11	20	260	4	11	5005-0041
2,18	2,50	12	20	365	4	12	5005-0042
2,18	3,00	14	20	410	4	14	5005-0043
2,18	4,00	17	20	645	4	17	5005-0044

Tubi della pompa peristaltica Agilent Easy-fit

Descrizione	Matrice	Materiale del tubo	Estremità svasate	Arresti	Colore delle bande	DI	Q.tà	Codice
Prelievo di campioni, tubi standard per sistemi 7700/7800/7850/7900 e 8800/8900	Soluzioni acquose	PVC trasparente	No	2	Bianco/bianco	1,02 mm	12	5005-0020
Prelievo di standard interni in linea (ISTD), tubi standard per sistemi 7700/7800/7850/7900 e 8800/8900	Soluzioni acquose	PVC trasparente	Si	2	Blu/arancione	0,25 mm	12	5005-0021
Drenaggio della camera di nebulizzazione, tubi standard per sistemi 7700/7800/7850/7900 e 8800/8900	Soluzioni acquose	Elastomero termoplastico beige	No	3	Giallo/blu	1,52 mm	12	5005-0022
Prelievo di campioni ad alto carico di matrice e ISTD, raccomandato per diluizione in linea del campione 1:1	Soluzioni acquose	PVC trasparente	Si	2	Nero/nero	0,76 mm	12	5005-0023
Prelievo dei campioni con matrice contenente solventi organici	Solventi organici	PVC giallo, solvent flexible	No	2	Bianco/bianco	1,02 mm	12	5005-0025
Prelievo di campioni ad alto carico di matrice e ISTD, raccomandato per diluizione in linea del campione 1:1 con solvente organico	Solventi organici	PVC giallo, solvent flexible	Si	2	Nero/nero	0,76 mm	12	5005-0026
Prelievo di standard interni in linea (ISTD) con matrice contenente solventi organici	Solventi organici	PVC giallo, solvent flexible	Si	2	Blu/arancione	0,25 mm	12	5005-0027
Drenaggio della camera di nebulizzazione per matrice in xilene	Matrice xilene	Polimero fluoroelastomero nero	No	3	Giallo/blu	1,52 mm	1	5042-4799
Prelievo di campioni a elevata purezza, raccomandato per analisi in tracce quando non si usa il nebulizzatore autoaspirante	Soluzioni acquose	Silicone	No	3	Bianco/bianco	1,02 mm	6	G1820-65217

Maggiori informazioni su come semplificare la manutenzione dell'ICP-MS e rendere la tua giornata più produttiva all'indirizzo:

www.agilent.com/chem/easyfitloops

Le informazioni fornite potrebbero variare senza preavviso.

DE44404.9830092593

© Agilent Technologies, Inc. 2021
 Pubblicato negli Stati Uniti il 19 novembre 2021
 5994-3950ITE