

简化您的 ICP-MS 工作流程


安捷伦易安装 ICP-MS 备件



推出三款 ICP-MS 创新产品，旨在使您的实验室日常工作运行更加顺畅

更换和切割蠕动泵管。在更换 ISIS 3 样品定量环后验证时间并更新方法。由您或服务工程师定期清洁透镜。安捷伦易安装 ICP-MS 备件可更快速、更轻松地完成这三项任务。

即将实现的更多改进

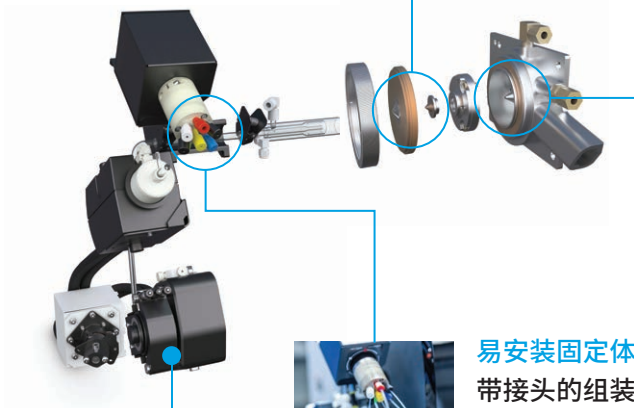

易安装 x 透镜： 恢复性能的简单方式

使用易安装 x 透镜，无需进行常规清洁、抛光和离子透镜组装。它的一体式结构使实验室中任何人都可实现轻松安装，无需服务请求，为您提供使 ICP-MS 恢复理想性能的简单方法。

如需了解更多信息，请访问

www.agilent.com/chem/icpms-xlens



易安装固定体积 ISIS 3 样品定量环： 带接头的组装定量环，可直接安装

固定体积定量环具有预先确定的加载、采集和清洗时间，可简化 ISIS 3 的设置。因此，您无需使用信号监视器手动确定和设置时间。此外，定量环用接头预组装并固定，可防止扭结。

如需了解更多信息，请访问 www.agilent.com/chem/icpms-sloops



易安装 PVC 和 Solvaflex 管线： 合适长度，轻松安装

易安装蠕动泵管出厂时即为理想长度，您无需切割掉多余的部分。此外，它的可浸出金属浓度非常低，能够尽可能降低背景信号。提供用于常规水溶液样品的 PVC 管和用于分析有机溶剂的溶剂适应性 PVC 管 (Solvaflex)。

如需了解更多信息，请访问 www.agilent.com/chem/icpms-pumptube

订购信息

一件安捷伦易安装 x 透镜组件，使用洁净包装，可随时安装

描述	部件号
可直接更换 7850、7800、7700、与 8800 x 透镜	G3280-67200
可直接更换 8900 x 透镜	G3666-67700
可直接更换 7900 x 透镜	G8400-67100

安捷伦易安装固定体积 ISIS 3 样品定量环

定量环管线内径 (mm)	定量环体积 (mL)	60% 流速下的样品加载时间 (s)	稳定时间 (s)	典型采集时间 (s)	80% 流速下的定量环/针头清洗时间 (s)	80% 流速下的定量环清洗时间 (s)	部件号
1	0.25	7	20	15	4	7	5005-0030
1	0.50	8	20	25	4	8	5005-0031
1	0.75	9	20	50	4	9	5005-0032
1	1.00	10	20	80	4	10	5005-0033
1	1.25	11	20	115	4	11	5005-0034
1	1.50	12	20	145	4	12	5005-0035
1	2.00	14	20	210	4	14	5005-0036
1	2.50	17	20	375	4	17	5005-0037
2.18	1.00	8	20	80	4	8	5005-0038
2.18	1.25	9	20	105	4	9	5005-0039
2.18	1.50	10	20	130	4	10	5005-0040
2.18	2.00	11	20	260	4	11	5005-0041
2.18	2.50	12	20	365	4	12	5005-0042
2.18	3.00	14	20	410	4	14	5005-0043
2.18	4.00	17	20	645	4	17	5005-0044

安捷伦易安装蠕动泵管

描述	基质	管线材料	是否带扩口端	节数	接头颜色	ID	数量	部件号
样品吸取管线，用于 7700/7800/7850/7900 和 8800/8900 的标准管线	水性溶液	透明 PVC	否	2	白色/白色	1.02 mm	12	5005-0020
在线内标 (ISTD) 吸取管线，用于 7700/7800/7850/7900 和 8800/8900 的标准管线	水性溶液	透明 PVC	是	2	蓝色/橙色	0.25 mm	12	5005-0021
雾化室排废管线，用于 7700/7800/7850/7900 和 8800/8900 的标准管线	水性溶液	米色热塑性弹性材料	否	3	黄色/蓝色	1.52 mm	12	5005-0022
高基质样品和 ISTD 吸取管线，推荐用于在线 1:1 稀释的样品	水性溶液	透明 PVC	是	2	黑色/黑色	0.76 mm	12	5005-0023
用于有机溶剂基质的样品吸取管线	有机溶剂	黄色 PVC，溶剂适应性	否	2	白色/白色	1.02 mm	12	5005-0025
高基质样品和 ISTD 吸取管线，推荐用于使用有机溶剂进行在线 1:1 稀释的样品	有机溶剂	黄色 PVC，溶剂适应性	是	2	黑色/黑色	0.76 mm	12	5005-0026
在线内标 (ISTD) 吸取管线，用于有机溶剂基质	有机溶剂	黄色 PVC，溶剂适应性	是	2	蓝色/橙色	0.25 mm	12	5005-0027
雾化室排废管线，用于二甲苯基质	二甲苯基质	黑色氟橡胶聚合物	否	3	黄色/蓝色	1.52 mm	1	5042-4799
高纯度样品吸取管线，推荐用于不使用自吸式雾化器时的痕量分析	水性溶液	硅橡胶	否	3	白色/白色	1.02 mm	6	G1820-65217

了解如何使 ICP-MS 维护更轻松并让日常工作更为高效：

www.agilent.com/chem/easyfitloops

本文中的信息、说明和指标如有变更，恕不另行通知。

DE44404.9830092593

© 安捷伦科技 (中国) 有限公司, 2021
2021 年 11 月 19 日, 中国出版
5994-3950ZHCN

查找当地的安捷伦客户中心：

www.agilent.com/chem/contactus-cn

免费专线：

800-820-3278, 400-820-3278 (手机用户)

联系我们：

LSCA-China_800@agilent.com

在线询价：

www.agilent.com/chem/erfq-cn



Trusted Answers